

客户告知函

2020 年 7 月

关于：对 Yfiler™ Platinum PCR 扩增试剂盒（货号 A32970）GeneMapper™ ID-X 软件分析文件的修改

尊敬的客户：

我们特此通知您，我们对 3500/3130 系列 基因分析仪系统和 3730xl 基因分析仪系统上运行 Yfiler™ Platinum 数据所需要的 GeneMapper™ ID-X 软件分析文件进行了更新。为了更好地协助法医鉴定工作，我们对已投入市场使用的分析文件进行了调查分析，发现在 DYF387S1 位点处需要增加一个 38.2 的虚拟 bin，同时我们还认为有必要对下表所列位点中的其他 bin 进行修改。

试剂盒	文件名称	仪器	YGATAH4 (7) 实体 Bin 的 增加	新增			
				DYF387S1 (38.2) 虚拟 Bin 的增加	DYS627 (22.2) 虚拟 Bin 的大小修正	DYS527 (15.3) 虚拟 Bin 宽的更改	DYS456 (9) 虚拟 Bin 和 (10- 13) 实体 Bin 的大小 变更
A32970 (YFiler Platinum) 2006013 前 批次号	YPt Analysis Files_ 35xx_31xx_v5.4_pre2006013	3130 和 3500 系列		X	X		X
	YPt Analysis Files_ 3730_v5.4_pre2006013	3730xl		X		X	
A32970 (YFiler Platinum) 2006013 后 批次号	YPt Analysis Files_ 35xx_31xx_v7.2_post2006013	3130 和 3500 系列	X	X			
	YPt Analysis Files_ 3730_v7.2_post2006013	3730xl	X	X		X	

我们建议您使用新的分析文件进行 Yfiler Platinum 的数据分析。请咨询当地现场应用专家提供相应更新后的 Yfiler Platinum 分析文件。

- 如果您使用的是批次号为 2006013 之前的任何批次，请使用 v5.4 版本的分析文件
 - 需使用 v5.4 版本的批次号如下：
1807001、1812002、1903003、1903004、1905005、1906006、1908007、1908008、1912009、
2003010、2003011、2006012
- 如果您使用的是批次号为 2006013 及其之后的批次，则请使用 v7.2 版本的分析文件

我们已采取相应修正措施来减少未来在生成 GeneMapper™ ID-X 软件分析文件过程中可能出现的错误，包括对生成分析文件的历史协议进行审查和标准化，以及在定稿之前对所有分析文件进行独立审查。

我们致力于开发、制造高质量的应用和试剂，并为其提供相应的支持服务，以期达到或超过客户的期望。我们十分感谢您与我们合作，并致力于获得客户满意。如果您有任何疑问或意见，请随时与您当地的 Thermo Fisher Scientific 代表联系。

敬祝商祺

Thermo Fisher Scientific
生命科学部
人类身份鉴定产品经理
Sheryl Patel

注：中文翻译仅供参考