

Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite Plus 微量紫外分光光度計

開梱ガイド

製品番号 NDLPLUSGL/NDLPLUSPRGL

マニュアル番号 A55708JP

文書番号 S121


輸送用梱包箱 (段ボール箱) を開封して中身を取り出します




機器を電源に接続して電源を入れます



測定アプリケーションを選びます

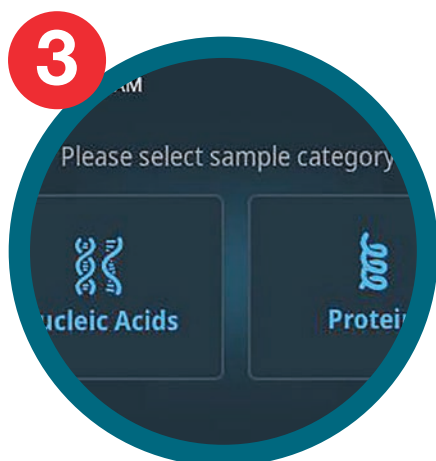

ブランクを設定し、測定します

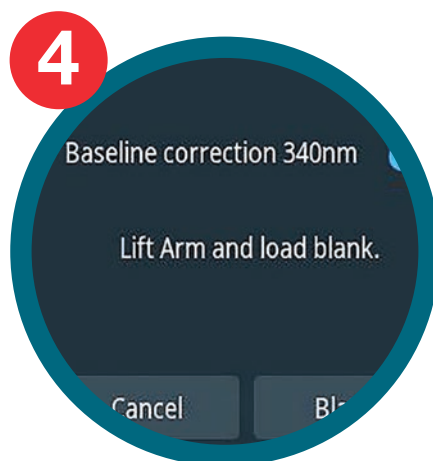

すぐに製品登録を!

2つの簡単なステップで製品登録を完了していただくことで、ソフトウェアのアップデート、スペシャルオファー、オンラインセミナーなどの最新情報をお届けします!



ステップ1:
QRコードをスキャン

ステップ2:
登録ページの
必要項目を記入

NanoDrop Lite Plus プリンターのセットアップ (オプション)

プリンターの箱を開封して中身を取り出します



機器の背面カバーを取り外してプリンターを接続します



スプールを用紙ロールに差し込み、プリンターにセットします



用紙の端をフィードスロットに差し込みます



プリンター設定の「Feed」をタップします



詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/ndliteplus

Limited product warranty

Life Technologies Corporation and/or its affiliate(s) warrant their products as set forth in the Life Technologies' General Terms and Conditions of Sale found on Life Technologies' website at www.thermofisher.com/us/en/home/global/terms-and-conditions.html. If you have any questions, please contact.

Translated from the English Publication Number S121 March 2022

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc

サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL: 03-6832-6980 FAX: 03-6832-9584

営業部 TEL: 03-6832-9300 FAX: 03-6832-9580

[facebook.com/ThermoFisherJapan](https://www.facebook.com/ThermoFisherJapan)

[@ThermoFisherJP](https://twitter.com/ThermoFisherJP)

thermofisher.com